



副溶血性弧菌 toxRtdhtrh 三重 PCR 试剂盒

产品及特点:

副溶血性弧菌 (*Vibrio parahaemolyticus*) 是一种海洋细菌, 主要来源于鱼、虾、蟹、贝类和海藻等海产品。进食含有该菌的食物可致食物中毒, 也称嗜盐菌食物中毒。潜伏期自 1 小时至 4 天不等, 多数为 10 小时左右, 起病急骤, 常有腹痛、腹泻、呕吐、失水、畏寒及发热, 腹痛多呈阵发性绞痛, 常位于上腹部、脐周或回盲部, 腹泻每日 3~20 余次不等, 大便性状多样, 多数为黄水样或黄糊便, 约 2%~16%呈典型的血水或洗肉水样便, 部分病人的粪便可为脓血样或粘液血样, 对人体健康具有巨大危害, 因此快速检测具有重要意义。

本产品基于 PCR 原理实现同时对副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重毒力基因的检测,

1. 即开即用, 用户只需要提供 DNA 模板。
2. 引物经过精心优化, 专一性强, 只扩增副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重, 与其他病原没有交叉反应。
3. 提供阳性对照, 便于区分假阴性样品。
4. PCR mix 中含上样染料, PCR 后可以直接上样电泳。
5. 本试剂盒足够做 40 μ L 体系的 PCR 50 次, 但只能用于科研。

规格及成分:

编号	成分	规格
试剂一	PCR MagicMix 3.0	1 mL (红盖)
试剂二	超纯水	1 mL (亮黄色)
试剂三	副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重 PCR 引物混合液	100 μ L (白盖)



试剂四	副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重 PCR 阳性对照 (1×10E8 /μL)	50 μL (黄盖)
试剂五	使用手册	1 份

运输及保存:

低温运输, -20°C保存, 保存期限为一年。阳性对照需要单独放置, 不要污染其他试剂。

自备试剂:

样品 DNA。

使用方法:

一、样品 DNA 的制备:

1. 用自选方法纯化 N+2 个样品的 DNA, 本试剂盒跟市场上大多数核酸提取试剂盒兼容。

可以选用本公司柱式病毒 DNAout。

2. 如果有 N 个样品, 则需要做 N+2 个提取, 包括一个样品制备阳性对照和一个样品制备阴性对照。样品制备阳性对照是在适量水 (取决于试剂盒要求的样品起始量) 中加 10μL 副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重 PCR 阳性对照的 1000 倍稀释液而得, 样品制备阴性对照是直接用水。提取结束后最后得到模板 DNA 放冰上待用。

二、设置 PCR 反应(40 μL 体系):

3. 对 N+2 个样品, 在 PCR 时需要增加一个 PCR 阳性对照和一个 PCR 阴性对照, 故需要设置 N+4 个反应。在 N+4 个 PCR 管中分别加入下列成分:

成份	N+2 个样品管	PCR 阴性对照	PCR 阳性对照
PCR Magic Mix 3.0	各 20μL	20μL	20μL
副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重 PCR 引物混合液	各 2μL	2μL	2μL
N+2 个样品 DNA 模板	各 18μL	--	--



PCR 阴性对照 (水)	--	18 μ L	--
PCR 阳性对照 (副溶血性弧菌 toxR/tdh/trh 三重) PCR 阳性对照 1000 倍稀释液)	--	--	18 μ L

4. 按下表设置 PCR 反应:

过程	温度	时间
逆转录	42°C	30 min
预变性	95°C	5 min
PCR 反应 35 个循环	95°C	30 sec
	58°C	30 sec
	72°C	20 sec
最后延伸	72°C	7 min

三、电泳检测:

5. 取 10-20 μ L PCR 产物。电泳检测 PCR 产物。本产品提供的 PCR Mix 在扩增结束后可以直接上样, 不需要另外再加 loading buffer。PCR 产物阳性对照必须有 551bp 大小的条带出现, 阴性对照必须无任何扩增, 否则实验无效。对没有扩增产物的样品, 可以稀释 10 倍后重复 PCR 扩增以排除 PCR 抑制剂的感染。

上海纪宁实业有限公司(www.shjning.com)所有产品仅供科研使用, 不得用于其他用途。

